

# Thermosel™

pro měření viskozity při vysokých teplotách



**Kompatibilní** se standardními viskozimetry a reometrem DVNX

Pozn.: pouze s volitelným kabelem DVP-141

**Reguluje** teplotu vzorku od 40 °C až do 300°C

**Volitelné magnetické připojení vřeten** pro snadné a rychlé připojení ke standardním viskozimetrům a reometru Brookfield s magnetickou spojkou

**Měření teplotních profilů** mezi nastavenými body je možné použitím softwaru RheocalcT (u DVNX a DV2T)

Pozn.: pouze s kabelem HT-106

**Termokontejner** (temperovaná komora)



**Řídící software RheocalcT** je možné použít s DV2T a DVNX (s kabelem HT-106)

**Programovatelný regulátor teploty** umožňuje nastavit jednobodové nebo až 10 bodové programové kroky měření.

**Přímá regulace teploty** viskozimetrem DV2T a DVNX reometrem

## Co je zahrnuto?

Jedno měřící vřeteno SC4  
Specifikuje se při objednání

Připojovací konzole

Termokontejner s ochranným pláštěm a izolačním víčkem

1 nerezová komora pro vzorek

5 hliníkových komor pro vzorek

(komory na jeho použití dodávané po 100 kusech, díl č. HT-2DB-100)

18" prodloužená tyč stojanu

Nástroje pro manipulaci s komorami

Regulátor teploty s čidlem RTD

## Aplikace

Hot melty

Asfalty (ASTM D4402)

Vosky

Polymery

Obtížnost měření viskozity tavných lepidel a kapalin při vyšších teplotách spočívá v nutnosti přesné regulace teploty, která musí být stejná u všech vzorků pro získání spolehlivých dat.

Brookfield Thermosel tento problém řeší tím, že umožňuje stabilní a přesnou teplotu vzorku, což spolu s vysokou přesností viskozimetrů Brookfield je základem systému Thermosel umožňující měření viskozity, které je přesné a reprodukovatelné.

## Faktory přispívající k optimálnímu prostředí měření:

Regulace teploty bez fluktuací

Malý objem vzorku a izolovaná komora pro vzorek redukuje teplotní změny ve vzorku

Rotující měřící vřeteno působící jako míchací nástroj

Měřící postupy jsou jednoduché a po seznámení se s přístrojem bude obsluha snadno získávat přesná a reprodukovatelná data.

## Thermosel - Viskozitní rozsahy cP(mPa\*s)

VŘETENO OBJEM VZORKU Smyková rychlost (sek <sup>-1</sup> )† MODEL	SC4-18 8mL 1.32N	SC4-31 10mL 0,34N	SC4-34 9.5mL 0,28N	SC4-21 8mL 0,93N	SC4-27* 10.5mL 0,34N	SC4-28 11.5mL 0,28N	SC4-29 13mL 0,25N	HT-DIN-81** 7mL 1,29N
DVNXVL	1.2-30K	12-300K	24-600K	Neuvádí se z historických důvodů, ale možné je použít se všemi viskozimetry a reometry Brookfield. Viskozita bude automaticky vypočítána.				1.0-10K
DV2TLV	1.5-30K	15-300K	30-600K	Pro informace o měřících rozsazích kontaktujte svého prodejce.				3.4-10K
DV1LV	3-10K	30-100K	60-200K	20-500K	100-2.5M	200-5M	400-10M	14.6-10K
DVELV	3-10K	30-100K	60-200K	25-500K	125-2.5M	250-5M	500-10M	36.5-10K
LVT	5-10K	50-100K	100-200K	50-170K	250-830K	500-1.7M	1K-3.3M	36.5-10K
DVNXRV	Neuvádí se z historických důvodů..			50-170K	250-830K	500-1.7M	1K-3.3M	36.5-10K
DV2TRV	Ale výše uvedená vřetena je možné použít se všemi viskozimetry a reometry Brookfield.			50-100K	250-500K	500-1M	1K-2M	36.5-10K
DV1RV	Viskozita bude automaticky vypočítána.			40-1M	200-5M	400-10M	800-20M	29.2-10K
DVERV	Pro informace o měřících rozsazích kontaktujte svého prodejce			50-1M	250-5M	500-10M	1K-20M	73.0-10K
RVT				100-300K	500-1.7M	1K-3.3M	2K-6.7M	73.0-10K
DVNXHA				100-300K	500-1.7M	1K-3.3M	2K-6.7M	73.0-10K
DV2THA				100-200K	500-1M	1K-2M	2K-4M	73.0-10K
DV1HA				160-4M	800-20M	1.6K-40M	3.2K-80M	116.8-10K
DVEHA				200-4M	1K-20M	2K-40M	4K-80M	292.0-10K
HAT				400-1.3M	2K-6.7M	4K-13.3M	8K-26.7M	292.0-10K
DVNXTHB				400-1.3M	2K-6.7M	4K-13.3M	8K-26.7M	292.0-10K
DV2THB				400-800K	2K-4M	4K-8M	8K-16M	292.0-10K
DV1HB								
DVEHB								
HBT								

M = 1 milión K = 1 tisíc N = ot/min † vřeteno SC4-18 1,32 x 10 (ot/min) = 13,2 sek-1 cP = Centipoise mPa\*s = milliPaskal\*sekunda

\*Vřetena na jedno použití SC4-27D (balení 100 kusů), Díl č.. SC4-27D-100. Vyžaduje speciální spojku, díl č. SC4-DSY pro připojení k viskozimetru.

\*\*Vřeteno 81, díl č. HT-DIN-81, je určené pro komoru HT-2 nebo HT-2DB.

## Technické informace



Připojovací konzole zajišťuje soustřednost vřetena a komory pro vzorek.



Další dodávané součásti: držák komory, teplotní čidlo, izolační víčko, spojovací drát a spojku, volitelné vřeteno SC4.



Speciální nástroje umožňují snadnou a bezpečnou manipulaci s komorami pro vzorek.



Volitelné: komory a vřetena SC4-27D\* na jedno použití ideální pro asfalty a další obtížně čistitelné materiály.

Vřetena SC4-27D, balení 100 kusů, díl č. SC4-27D-100.

se spojkou, díl č. SC4-DSY, pro připojení k viskozimetru.

Komory HT-2DB, balení 100 kusů, díl č. HT-2DB-100.



SYNPO a.s., Pardubice

Tel 466067293

Email: instruments@synpo.cz

[www.synpo.cz](http://www.synpo.cz)